

La date limite de renvoi des résultats est indiquée sur le formulaire de demande/rapport joint

Coordonnées :

Organisateurs - FEPTU
Centre for Infections,
61 Colindale Avenue,
Londres, NW9 5EQ, RU.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tél.: +44 (0) 20 8327 7119
e-mail: foodeqa@hpa.org.uk
www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw

Les résultats pourront être renvoyés par fax, courrier ou e-mail



Programme de loi des aliments - Fiche d'instructions

Chaque envoi se compose de **trois** disques lenticulaires dans des tubes en plastique à bouchon dévissable (avec dessicant).

Les disques lenticulaires devront être reconstitués selon un procédé de réhydratation et d'homogénéisation avant l'examen.

Consulter également la fiche technique santé/sécurité sur : www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw

Conservation :

- Dès réception, conserver les échantillons à **-20 °C ± 5°C**.
- Laisser les disques lenticulaires se reposer à température ambiante (5 à 10 minutes) **avant** de les reconstituer dans le diluant.

Reconstitution :

- Ouvrir le tube de l'échantillon et transférer le disque lenticulaire dans **100 mL d'eau peptonée tamponnée (EPT)**.
- Laisser dissoudre à température ambiante pendant un minimum de 10 minutes.
- Vérifier que le disque lenticulaire soit complètement dissous et homogénéiser l'inoculum en le retournant environ 30 fois.

Examen :

- **Chaque échantillon reconstitué équivaut à un échantillon alimentaire de 100 g.**
- Procéder à l'examen de l'échantillon dans les 45 minutes suivant la reconstitution.
- Examiner l'échantillon conformément aux procédures standard.

Compte-rendu:

- Sur le formulaire de demande/rapport, veuillez indiquer les examens ayant été réalisés, enregistrer des résultats et fournir les informations requises.

Renvoi des résultats :

- Renvoyer les résultats aux organisateurs avant la date limite indiquée sur le formulaire de demande/rapport.
- Les résultats renvoyés après cette date **ne seront pas** évalués.