

Unidad de ensayos de aptitud alimentaria y ambiental (Food and Environmental Proficiency Test Unit)



La fecha final para el envío de resultados se indica en el formulario de solicitud/informe anexo.

Datos de contacto:

The Organisers - FEPTU
Centre for Infections,
61 Colindale Avenue,
Londres, NW9 5EQ, RU.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel.: +44 (0) 20 8327 7119
Correo electrónico:
foodeqa@hpa.org.uk
www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw

Se pueden enviar los resultados por fax, correo o correo electrónico



Programa de legislación alimentaria: Hoja de instrucciones

Cada distribución consta de **tres** discos LENTICULE en viales de plástico de tapa enroscable (con desecante).
Los discos LENTICULE requieren reconstitución mediante un proceso de rehidratación y dispersión antes del examen.

Consulte también la Ficha de datos de seguridad: www.hpa.org.uk/eqa/foodlaw

Conservación:

- Almacene las muestras a **-20 ± 5°C** en cuanto las reciba.
- Deje que los discos LENTICULE alcancen la temperatura ambiente (5-10 minutos) **antes** de la reconstitución con diluyente.

Reconstitución:

- Abra el envase de la muestra y transfiera el disco LENTICULE a **100 ml de agua de peptona tamponada (BPW)**.
- Deje a temperatura ambiente durante un mínimo de 10 minutos para que se disuelva.
- Asegúrese de que el disco LENTICULE se ha disuelto completamente y disperse el inóculo invirtiendo el vial unas 30 veces.

Examen:

- Cada una de las muestras reconstituidas equivale a 100 g de muestra de alimentos.**
- Lleve a cabo el examen de las muestras durante el período de 45 minutos posterior a la reconstitución.
- Realice el examen siguiendo los procedimientos habituales.

Informe:

- En el formulario de solicitud/informe, indique los exámenes que se han llevado a cabo, registre los resultados y proporcione la información requerida.

Envío de los resultados:

- Envíe los resultados a los organizadores antes de la fecha tope indicada en el formulario de solicitud/informe.
- Los resultados enviados después de esa fecha **no** serán evaluados.