

La data finale per l'invio dei risultati è indicata sul modulo di Richiesta/Report allegato

Informazioni:

The Organisers - FEPTU
Centre for Infections,
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5HT, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel: +44 (0) 20 8327 7119
e-mail: foodeqa@hpa.org.uk
www.hpa.org.uk/eqa/legionella

*I risultati vanno inviati per fax, posta o e-mail a:
<http://www.hpaweqa.org.uk/legionella/submitresults.asp>*

Water EQA Legionella Isolation Scheme – Foglio Istruzioni

Ogni distribuzione è costituita da tre LENTICULE discs contenute in fiale di plastica con tappo a vite (con essiccatore)

I LENTICULE discs devono essere ricostituiti mediante un processo di reidratazione e dispersione prima dell'esame per Legionelle

Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza: www.hpa.org.uk/eqa/legionella

Conservazione:

- Al ricevimento conservare i flaconi a **-20 ± 5°C**.
- Portare i LENTICULE discs a temperatura ambiente (5-10 minuti) prima di ricostituirli con il diluente.

Ricostituzione:

- Aprire il contenitore del campione e, capovolgendolo, trasferire il LENTICULE disc in **1 litro** di diluente (usare indifferentemente la soluzione di Page o la soluzione di Ringer diluita 1:40).
- Lasciare a temperatura ambiente per un minimo di 10 minuti per la reidratazione. Prima di procedere ulteriormente, accertarsi che il LENTICULE disc si sia completamente dissolto.
- L'inoculo deve essere disperso opportunamente mediante agitazione vigorosa per circa 30 volte.

Esame:

- **Ogni LENTICULE disc ricostituito equivale ad 1 litro di campione di acqua**
- Il modulo di Richiesta/report indica le diluizioni più adatte ad ottenere un risultato definitivo (piuttosto che le diluizioni relative alle caselle ombreggiate) – **Non registrare alcun risultato nelle caselle ombreggiate.**
- Sottoporre ad analisi le sospensioni così ottenute seguendo i metodi analitici di routine per la ricerca di *Legionella* spp
- Tutti i campioni devono essere testati per la presenza di *Legionella* spp
- L'identificazione e il livello (UFC/l) di ogni *Legionella* rilevata devono essere riportati

Registrazione dei risultati:

- Riportare i risultati ottenuti sul modulo fornito con i campioni.
- Il modulo consente di riportare i risultati dei campioni non trattati, trattati al calore e trattati con acido
- **Solo i risultati finali saranno utilizzati per determinare la performance dei partecipanti.**
- Se il vostro laboratorio routinariamente fornisce commenti in merito alle azioni da intraprendere successivamente sulle origini dell'acqua, questi dovrebbero essere riportati sul modulo di Richiesta/Report. Ciò aiuterà nella valutazione della vostra performance

Invio dei Risultati

- Rispedire i risultati agli organizzatori prima del termine massimo segnalato sul modulo di risposta.
- I risultati pervenuti oltre il termine massimo non saranno considerati.