

La scadenza per il rinvio dei risultati è indicata sul modulo allegato di richiesta/relazione

Contattare:

The Organisers - FEPTU
Centre for Infections,
61 Colindale Avenue,
Londra NW9 5EQ, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel: +44 (0) 20 8327 7119
e-mail: foodeqa@hpa.org.uk
www.hpa.org.uk/eqa/surfacewater

I risultati possono essere rinviati via fax, posta o posta elettronica



Scheda d'istruzioni per il progetto acque di superficie Acque per piscine

Ogni confezione distribuita comprende **due** LENTICOLE in boccette di plastica con tappo a vite (con essiccante). Ciascuna LENTICOLA poggia sul supporto filtrante che contiene l'essiccante. L'essiccante dovrebbe essere di colore arancio: in caso contrario, contattare gli organizzatori. Le LENTICOLE devono essere ricostituite con un processo di reidratazione e dispersione prima dell'esame.

Fare riferimento anche alla scheda di sicurezza: www.hpa.org.uk/eqa/surfacewater

Conservazione:

- Conservare i campioni ricevuti a **-20 ± 5°C**.
- Attendere che le LENTICOLE abbiano raggiunto la temperatura ambiente (5 - 10 minuti) **prima** di ricostituirle nel diluente.

Ricostituzione:

- Aprire il contenitore del campione e trasferire la LENTICOLA in circa **9 ml** di soluzione salina con peptone 0,1% peptone (diluente a massimo recupero (MRD)) che abbia raggiunto la temperatura ambiente.
- Lasciarla a temperatura ambiente per 10 -12 minuti per farla sciogliere.
- Serrare il tappo della boccetta e scuoterla per disperdere i microorganismi.
- Trasferire tutto l'MRD inoculato in una boccetta campione che contiene 1 l di acqua sterile deionizzata o distillata a temperatura ambiente.
- Sciacquare con circa 2 ml del contenuto della boccetta campione, avendo cura di trasferire tutto il liquido nuovamente nel campione da 1 l.
- Disperdere l'inoculo invertendo il contenitore circa 30 volte.

Esame:

- Ciascun campione ricostituito corrisponde a 1 l d'acqua. **Si noti che le diluizioni possono essere necessarie per tutte le enumerazioni.**
- Effettuare gli esami dei campioni entro 45 minuti dalla ricostituzione.
- Esaminarli secondo le procedure di norma.

Relazione:

- Indicare nel modulo di richiesta/relazione gli esami effettuati, registrare i risultati ottenuti e fornire i dati richiesti.

Invio dei risultati:

- Rinviare i risultati agli organizzatori prima della scadenza indicate sul modulo di richiesta/relazione. I risultati rinviati dopo quella data **non** verranno valutati.